

# Produktdatenblatt FERMACIDAL D2

Desinfektionsmittel für Oberflächen, Gegenstände, Instrumente,  
gebrauchsfertige Lösung

**Inhaltsstoffe:** Quartäre Ammonium-Verbindungen.  
Ohne Quecksilber, Formaldehyd, Phenol oder Alkohol.

**Aktive Wirkstoffe:**

Alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC)  
- 0,67 mg/ml

Alkyl(C12-14)dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid  
(ADEBAC) – 0,67 mg/ml

Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC) – 0,67 mg/ml

**Eigenschaften:** reinigend, blutlösend, neutralisiert  
bakterielle Gerüche, fleckt nicht, verwendbar auf fast  
allen Oberflächenmaterialien, nicht korrosiv,  
geruchsneutral, nicht reizend, nicht flüchtig, nicht  
toxisch für Mensch, Tier und für Zellen in Kultur,  
hautverträglich, biologisch abbaubar.

**Wirkungsbreite:** Bakterien (E. coli), Pilze (Candida),  
Mycobakterien (TbB), Mycoplasmen, Hepatitis B, HIV,  
und andere Viren (wie z.B. Rota, Influenza A, H5N1,  
H1N1, Corona, etc.), wachstumshemmende Wirkung  
auf Endosporen.

**Sicherheitshinweise:** Entsorgung des Biozid-Produktes  
und dessen Verpackung gemäß der behördlichen  
Vorschriften. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern  
gelangen. Gesundheitsschädlich bei unsachgemäßer  
Anwendung.

**Anwendungshinweise:** Für die  
Kontaminationsprävention in Zellkultur- und  
Molekularbiologie-Laboratorien, Krankenhäusern,  
Therapie- und Pflegeeinrichtungen, Altersheimen,  
Schulen, Kindergärten, Solarien, Fußpflege- und  
Kosmetikstudios, Autovermietungen, Restaurants,  
Hotels, Geschäften, Großküchen,  
lebensmittelverarbeitenden Betrieben und  
öffentlichen Gebäuden (Schwimmbäder,  
Sporteinrichtungen, Camping, etc.).

Oberflächen, Instrumente und Gegenstände (Möbel,  
Inkubatoren, Sterilbänke, Geräte, Instrumente,  
Werkzeuge, Tische, Griffe, Handläufe, Armaturen,  
etc.) täglich besprühen, bis sie nass sind. Oberflächen  
nach dem Besprühen an der Luft trocknen lassen.  
Trocknungszeit = Einwirkzeit, kein Nachwischen!

**Registriert als Biozid:**

**BAG / FOPH Nr. CHZB0445**

**BauA Reg.-Nr. N 24040**

**VAH-gelistet**

**Hersteller:** IC Products SA, CH-6596 Gordola

**Haltbarkeit:** 3 Jahre ab Produktionsdatum

